



高速离心机安全操作规程

- 1、 为确保人身安全，离心机必须由专业人员操作，操作前请仔细阅读使用说明书。
- 2、 用户使用的电源必须有可靠的接地，以确保安全。
- 3、 确保试样等重配平、对称放置。严禁在不平衡状态下进行运转。
- 4、 禁止分离易燃易爆及强酸碱。
- 5、 离心机运转时 300mm 范围内，严禁工作人员倚靠停留。
- 6、 机器连续运转一周后，应检查并紧固转头锁母。
- 7、 旋转中禁止打开离心机上盖，在转子没有停止前禁止用手触摸转子和试管。
- 8、 离心机发生故障应立即切断电源，由专业人员维修或向厂家寻求帮助。
- 9、 仪器工作时，应确保其工作电压在规定的范围内。
- 10、 为确保仪器及操作者安全，仪器运转时，转速的设定值不得超过其允许的最高转速。
- 11、 仪器断电后，请等待足够的时间（3min 以上），方可再次打开电源。
- 12、 试液密度 $\leq 1.2\text{g/cm}^3$